



REMARQUE À PROPOS DU DÉBALLAGE CX22LED

© Après avoir été sorti de son emballage, le microscope CX22LED reste encore protégé par différents matériaux de sorte à éviter toute détérioration durant son transport. Enlever les matériaux de protection comme illustré à la figure ci-dessous immédiatement après le déballage.

ATTENTION Le microscope est un instrument de précision. Le manipuler avec précaution et éviter de lui faire subir des chocs.

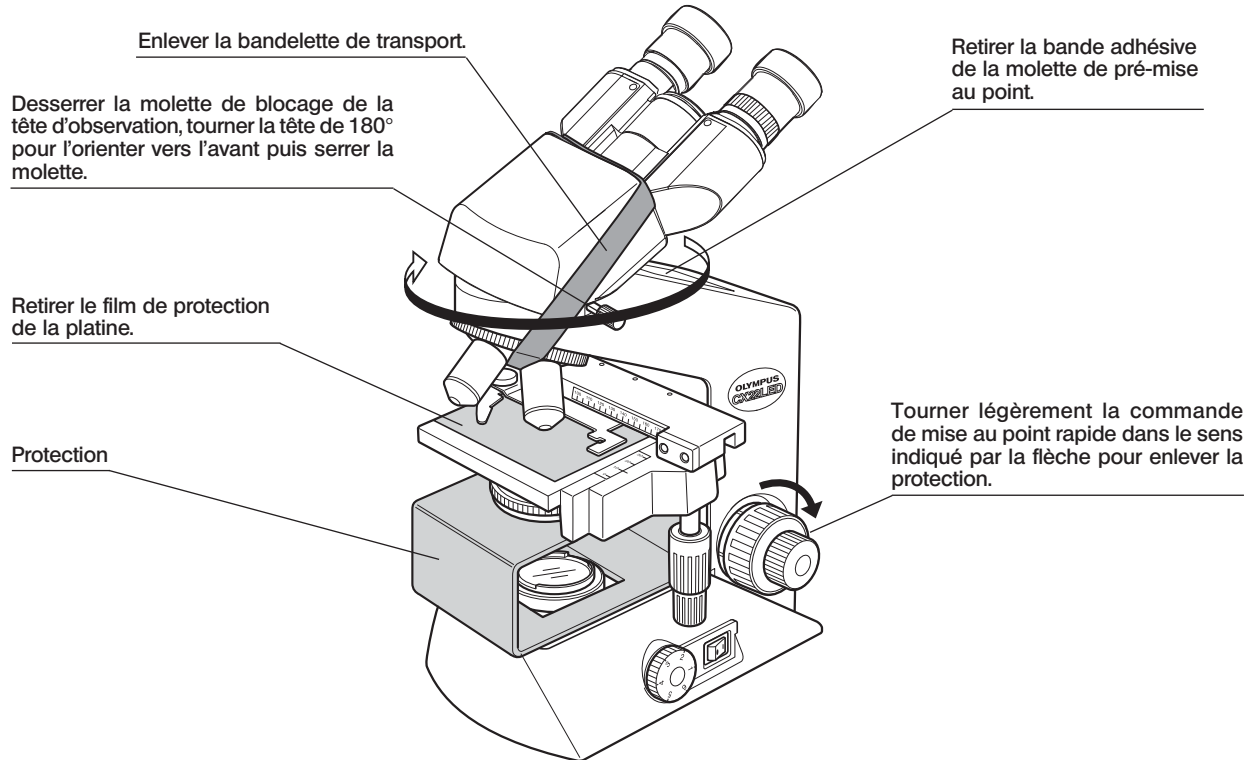

© L'emballage contient, outre le microscope CX22LED, le mode d'emploi, l'adaptateur c.a. et l'huile d'immersion (si l'ensemble CX22LEDRFS1 avec objectif 100X a été acheté).

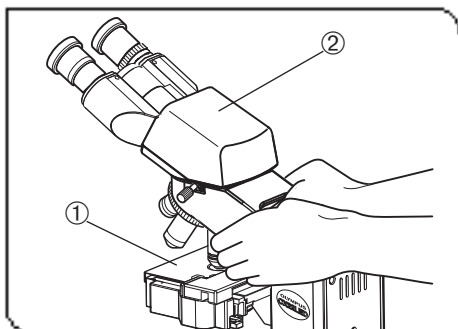


Transport correct du microscope

© Lors du transport du microscope, le saisir des deux côtés autour de l'orifice du bras comme illustré et le transporter avec précaution.

ATTENTION

- Pour éviter tout endommagement, ne pas tenir le microscope par la platine ①, par les molettes de déplacement de la poignée et par la tête d'observation ②.
- Veiller à retirer l'échantillon car il risque de tomber.
- Ne pas déplacer le microscope en le glissant sur la table. Cela risque d'endommager ou de décoller les pieds en caoutchouc selon la structure du plan de travail.

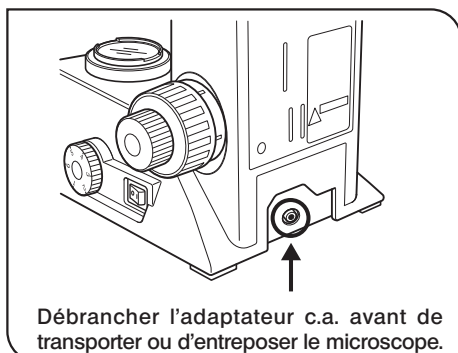

Utilisation de l'adaptateur c.a.

ATTENTION

- Ne pas transporter le microscope lorsque l'adaptateur c.a. est branché sous peine d'endommager l'adaptateur c.a. ou le microscope en heurtant le connecteur de sortie de l'adaptateur c.a.
- Veiller à débrancher l'adaptateur c.a. du microscope lorsque celui-ci est entreposé après avoir été utilisé.