

RyecoCam 2000: Full HD Stand alone camera

Integrierte Maussteuerung



RyecoCam 2000: Full HD Stand alone camera

C-Mount Schnittstelle: direkt auf ein NIKON SMZ-745T Stereomikroskop oder Ryeco-, Navitar-Zoom Objektiv oder auch auf jede Art von biologischen Mikroskopen:

Schließen Sie die HD Stand-alone Ryeco FHD Cam mit eingebautem Autofokus direkt an einen großen TV-Bildschirm, Monitor oder Beamer an, führen Sie kalibrierte Messungen durch, speichern Sie Bilder und Videos - alles ohne Computer. Das Menü und die Bedienelemente werden auf dem Fernsehgerät angezeigt und mit einer Maus gesteuert, die direkt an die Kamera angeschlossen ist. Die mit dieser neuen Ryeco FHD-Kamera erzeugten Echtzeitbilder bieten eine hervorragende Farbwiedergabe bei hohen Bildraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf jedem direkt angeschlossenen HDMI-Bildschirm oder -Monitor. Die HD- High Definition-Kamera kann in verschiedenen Modi verwendet werden: als Stand-Alone-Kamera mit integrierter mausgesteuerter Software, im computergesteuerten Modus oder in einer Kombination aus beidem. Speichern Sie die Bilder direkt auf der San Disk SD-Karte oder verwenden Sie die Wi-Fi-Funktion, um die Bilder drahtlos direkt an Ihren Computer zu senden und zu speichern.



RyecoCam 2000: Full HD Stand alone camera

HDMI Auto Fokus Full HD Kamera RyecoCam R-FHD-2000-1201

Dies ist eine Multi-Interface-CMOS-Kamera (HDMI + WiFi + SD-Karte) mit Autofokus-Funktion. Es nutzt einen hochleistungsfähigen Sony CMOS-Sensor als Bilderfassungsgerät. Es verfügt über HDMI + WiFi-Schnittstellen zum Übertragen von Daten direkt auf einen HDMI-Bildschirm, ohne Computer, es wird kein PC benötigt!).

- **Sensor: 1080 P / 2 M / Sony**
- **Pixelgröße (um): 3,75x3,75**
- **Empfindlichkeit, dunkles Signal: 1120mv mit 1 / 30s, 0.15mv mit 1/30 s**
- **FPS / Auflösung: 60/1920 * 1080 (HDMI), 25 / 1920x1080 (Wi-Fi)**
- **Belichtung: 0.06 ms bis 918 ms**

Bedienung der Benutzeroberfläche: mit USB-Maus mit integrierter Ryeco RXCamView, Software auf Windows / OSX / Android-Plattform.

- **Bilderfassung: JPEG-Format mit 2M Auflösung auf SD-Karte**
- **Videoaufnahme: ASF 1080P 30fps Format auf SD-Karte (8G)**



RyecoCam 2000: Full HD Stand alone camera



C-Mount Schnittstelle: direkt auf ein Ryeco oder Navitar Zoom Objektiv

www.ryfag.ch

RYF AG

RYF AG
Bettlachstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel +41 32 654 21 00

www.ryfag.ch

RYF SA Succursale
Route de Genève 9c
CH-1291 Commugny
Tel +41 22 776 82 28

ryfag@ryfag.ch

RYF AG (Zürich)
Im Hanselmaa 10
CH-8132 Egg / Uster/ZH
Tel +41 43 277 59 99

CHE-106.926.853 MWST
SWIFT-Code RSO5CH22
IBAN-Nr. CH80 0878 5016 0009 9850 6

